


# Инструкция по установке программного обеспечения NT-MDT Nova Pх

Для установки программного обеспечения NT-MDT Nova Pх необходимо предпринять следующие шаги:

1. Скачайте дистрибутив по ссылке: [https://nexus.ntmdt.ru/dl\\_4314](https://nexus.ntmdt.ru/dl_4314)
2. Распакуйте содержимое архива в любую папку на жестком диске ПК
3. В корневом каталоге распакованной папки запустите приложение Configurator.exe.
4. В выпадающем списке выберите конфигурацию NTEGRAEx и нажмите кнопку Extract.

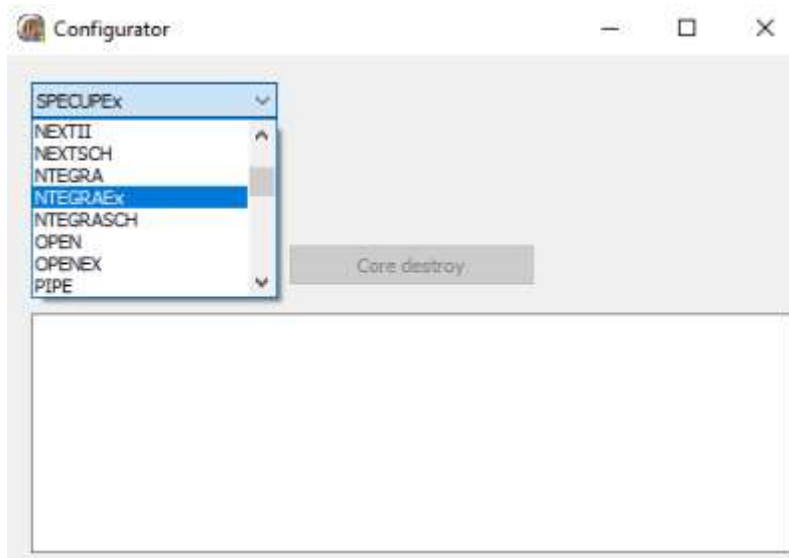

5. Закройте приложение Configurator и запустите приложение Nova\_Px.exe

